

Никогда тестирование молока на антибиотики не было таким простым, удобным и вариативным!

Вы можете выбрать решение, которое максимально отвечает задачам качества и безопасности молока: на ферме, при транспортировке или в лаборатории.

В зависимости от выбранного варианта, вы получаете пакет опций – простой, мобильный или максимально функциональный. Но какой бы вариант вы не выбрали, мы гарантируем достоверный результат тестирования!

Ассортимент позволяет управлять рисками на каждом этапе молочной цепочки



Ферма

Визуальная интерпретация



Молоковоз

Портативный ридер, app



Лаборатория

Стационарное оборудование, управление базой данных

MilkSafe™

Полный спектр оборудования для быстрого обнаружения антибиотиков в молоке

- › Бета-лактамы
- › Цефалексин
- › Тетрациклины
- › Сульфаниламиды
- › Хлорамфеникол
- › Стрептомицин
- › Афлатоксин



ООО «Хр.Хансен»
www.chr-hansen.com/ru
+7 (499) 406-01-60
Ruedga@chr-hansen.com



MilkSafe™

Тестирование на антибиотики «раз – два – три»


CHR HANSEN

Improving food & health



Ферма

Мы сделали тестирование молока простым

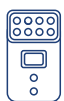

Включить термостат, который уже настроен на нужную температуру



Поместить тест-полоску в лунку с молоком и реагентом



Оценить результаты теста визуально

Преимущества:

- › Простота
- › Оперативность
- › Достоверность (Заключение ILVO)

Молоковоз

Мы сделали тестирование молока продвинутым



Провести термостатирование молока



Оценить результаты с помощью портативного мини-ридера



Отправить результаты в базу данных через приложение на смартфоне

Дополнительно:

- › Прослеживаемость
- › Портативность
- › Мобильность

Лаборатория

Мы сделали тестирование молока максимально функциональным



Провести термостатирование молока



Оценить результаты с помощью ридера, распечатать их на встроенном принтере



Отправить результаты в базу данных через интернет, проанализировать статистику

Дополнительно:

- › Удобство
- › Max функциональность
- › Digital - возможности